

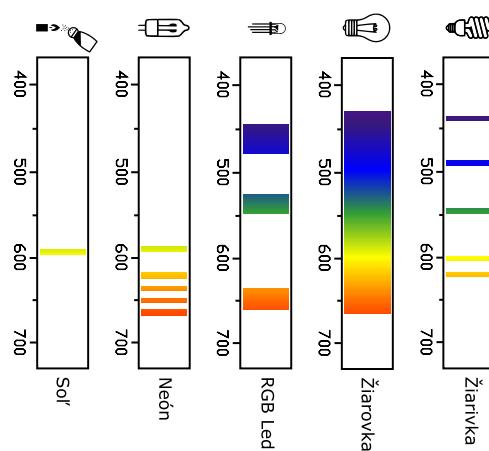


① Vystrihni tvar pozdĺž plných čiar. Čiarkované čiary jemne prejdí žiletkou a ohni. Zlep všetky časti okrem okuláru.




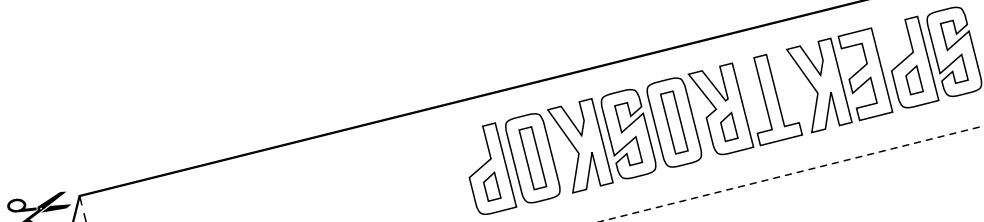


# SPEKTROSKOP

Matej Pašák

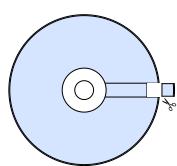

② Zo starého CD (nie DVD) vystrihni od okraja ku stredu pás široký 10 mm. Potom zo smeru vonkajšieho oblúka, z pásu odstrihni dĺžku 10 mm.

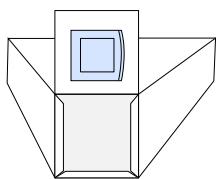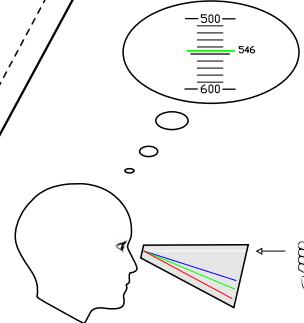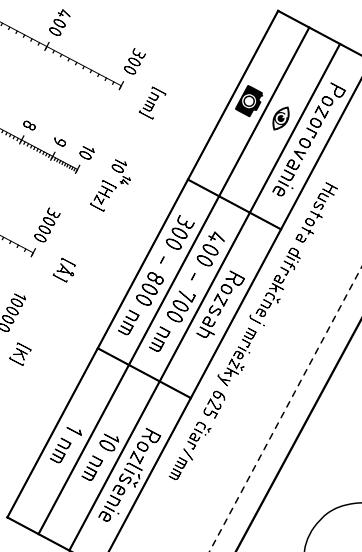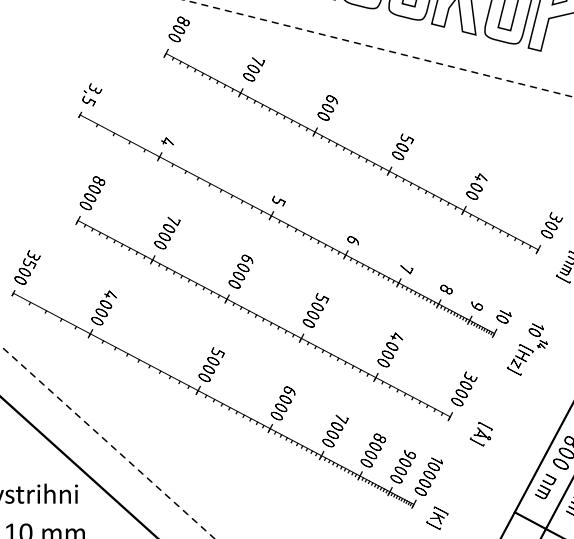

③ Na odstrhanutý kúsok CD, zo strany potlače nalep lepiaci pásku. Strhni lepiaci pásku aj s potlačou a dostaneš priehľadný kúsok plastu.



④ Kúsok CD vlep do okienka okuláru tak, aby bol oblúčik pôvodného CD rovnobežný so vstupnou štrbinou.

⑤ Pozoruj svetlo z úspornej žiarovky alebo trubicovej žiarivky. Nalep mierku tak, aby modrá čiara spektra prechádzala hodnotou 436 a zelená 546.

